


TOMY灭菌器使用方法及注意事项

尊敬的用户，您好！


感谢您选择TOMY SX-300/500/700高温灭菌器。为了使您的灭菌器可以正常使用，延长仪器使用寿命，请您仔细阅读以下内容。

使用前

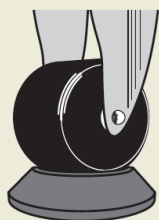

固定：确认使用脚轮座以防止使用中的滑移。

检查 LED：
关上灭菌器盖后，
LID 标记会消失

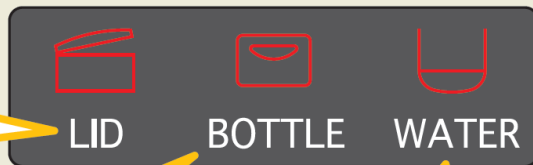

回收瓶内加水：
往回收瓶内加水至超过
LOW 标记，并且没有
BOTTLE 警告


加水：踩下踏板，打开灭菌器盖，
加入蒸馏水至略微淹没隔板，
之后加入一小杯（100ml 左右）
自来水，确认没有 WATER 警告

使用

关闭灭菌器盖，选择使用程序




液体灭菌模式
用于液体的灭菌。
诸如培养基，
蒸馏水等

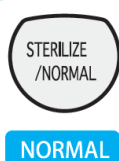

用于固体灭菌，
诸如玻璃器皿，
废弃物等



可选用冷却风扇
（最大 2 级风力）

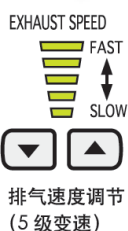

排气速度调节
（5 级变速）

START

设定灭菌温度和时间，
按 START 键开始灭菌

运转中

红色显示表示灭菌锅处于高温高压
状态

运转中

橙色显示表示灭菌锅处于高温状态


当灭菌结束时，
显示确认压力表表示
0Pa，打开盖子，
取出灭菌物



使用后



不定期换
水的腔体

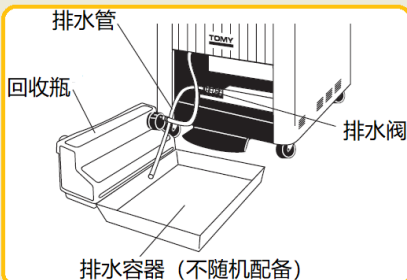

排水容器（不随机配备）

请每周换一次水，保持腔体清洁

- ◆ 打开灭菌器上盖，等待腔体内水温冷却，防止烫伤；
- ◆ 取出置物篮与隔板，并准备好排水容器；
- ◆ 卸下回收瓶，将排水管出口放置于排水容器内；
- ◆ 打开排水阀，等待排水结束；
- ◆ 向腔体内注入自来水，进行冲洗；
- ◆ 关闭排水阀，确认回收瓶内水位；
- ◆ 将回收瓶与隔板放回原位；
- ◆ 向腔体内注入蒸馏水或去离子水至隔板位置，再注入100ml左右自来水。

如有任何问题，请与我公司联系，
技术服务热线 400-810-7898，
或登录微信小程序（请扫描右侧二维码）

天美仪拓实验室设备（上海）有限公司

t 400-810-7898
e til-service@techcomp.cn
w www.techcomp.cn

微信报修请扫描二维码使用微信小程序

