

如何更换压力表

Autoclave **SX-300/500/700**



TOMY SEIKO CO.,LTD.
TOMY DIGITAL BIOLOGY CO.,LTD.

3-14-17 Tagara, Nerima-ku, Tokyo 179-0073, Japan

e-mail: info@digital-biology.co.jp

URL: <http://www.digital-biology.co.jp>

phone: +81-3-5971-8160

fax: +81-3-3970-6036

| | 零件名称 | 零件号 | 数 | | 零件名称 | 零件号 | 数 |
|---|------------|----------|-----|---|-------------------|----------|---|
| ① | 前面用隔热材 | 11600009 | (1) | ⑦ | 特种螺母 | 49900009 | 3 |
| ② | 前面用隔热材 | 11600008 | (1) | ⑧ | 垫圈十字孔小螺丝 M4*8 | 40840820 | 2 |
| ③ | 前面用隔热材 | 11600011 | (1) | ⑪ | 十字孔小螺丝（附开关） M4*16 | 40641620 | 3 |
| ④ | BSP.PPS 隔板 | 11220002 | 2 | ⑫ | 压力表 | 10230028 | 1 |
| ⑤ | 螺丝固定剂 | 11500010 | 适量 | ⑬ | 压力表 | 10230029 | 1 |
| ⑥ | 压力表安装板 | - | 1 | | | | |

I. 压力表的组装

1 根据以下表格选择『前面用隔热材』，插入腔体正面的螺栓螺母。


| 型号 | 前面用隔热材号 |
|----------|---------|
| SX-300 系 | ① |
| SX-500 系 | ② |
| SX-700 系 | ③ |

2 把『⑤』涂抹在『④』上，装配螺栓螺母。

3 把『⑦』插入到『⑥』，装配『⑧』

4 根据以下表格选择『压力表』，用『⑪』来装配『⑦』。

| 型号 | 压力表号 |
|----------|------|
| SX-300 系 | ⑫ |
| SX-500 系 | |
| SX-700 系 | ⑬ |

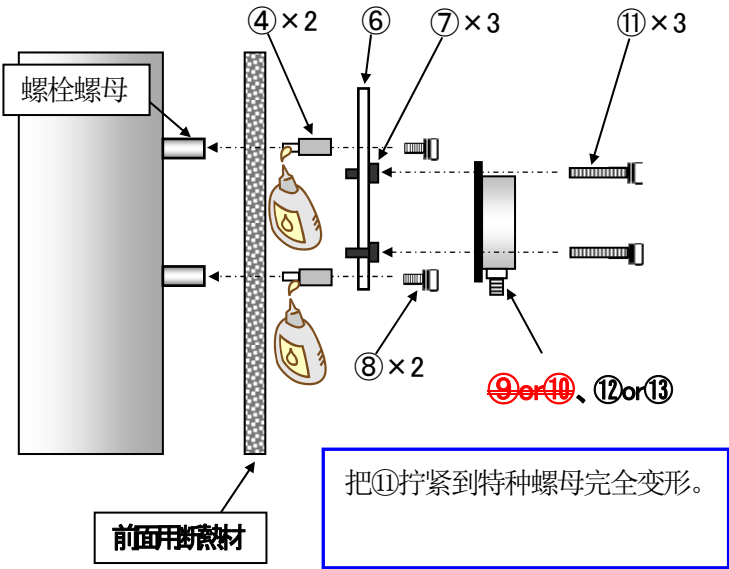

【管道 3】 接入到：五通接口 A ⇔ 压力表 之间

