

Froilabo 超低温冰箱日常维护与清理

尊敬的 Froilabo 超低温冰箱用户：

您好！感谢您选择 Froilabo 超低温冰箱，为了保证您的超低温冰箱运行正常，保护样品免收不必要的损失，请您在日常使用时，注意清理过滤器，保证过滤器的清洁，防止因散热问题导致的超低温冰箱意外停机。

1. Froilabo 超低温冰箱建议使用环境，室内温度为 **23°C-25°C**。
2. 建议每 3 个月和入夏气温变高之前，清理过滤器。
3. 移除冰箱前过滤网，用吸尘吸器清理过滤器表面灰尘



4. 用吸尘器清理散热器内表面灰尘



天美仪拓实验室设备（上海）有限公司

t 400-810-7898

e til-service@techcomp.cn

w www.techcomp.cn

微信报修请扫描二维码使用微信小程序

